



Checklist

Al terminar de usar el microscopio

Verifica cada punto antes de retirarte del laboratorio. Marca con una ✓ cada paso completado.

01 Óptica y lentes

- ☐ Limpié los oculares con papel especial para lentes (no con bata, pañuelos ni papel común).
- ☐ Limpié el objetivo que utilicé. Si usé aceite de inmersión, lo retiré completamente.
- ☐ Dejé el objetivo de menor aumento (4x) en posición activa.
- ☐ No toqué las superficies de vidrio de ningún lente con los dedos.

02 Platina y muestra

- ☐ Retiré el portaobjetos / muestra de la platina.
- ☐ Limpié la platina (sin residuos de aceite, tinción o medio de montaje).
- ☐ Bajé la platina a su posición más baja usando el mando macrométrico.

03 Iluminación y conexión eléctrica

- ☐ Bajé la intensidad de la lámpara al mínimo antes de apagar.
- ☐ Apagué la fuente de luz (lámpara / LED).
- ☐ Desconecté el cable de alimentación del contacto.
- ☐ Enrollé el cable sin doblarlo ni forzarlo.

04 Protección y almacenamiento

- ☐ Cubrí el microscopio con su funda protectora.
- ☐ Lo regresé a su lugar de almacenamiento sin arrastrarlo (con ambas manos).
- ☐ Reporté cualquier anomalía al responsable del laboratorio (imagen borrosa, ruidos, fallas).

Nombre del alumno: _____ Grupo: _____
Equipo #: _____ Fecha: _____ Hora: _____